


Návod na použitie

Mrazničky

LIEBHERR

SK

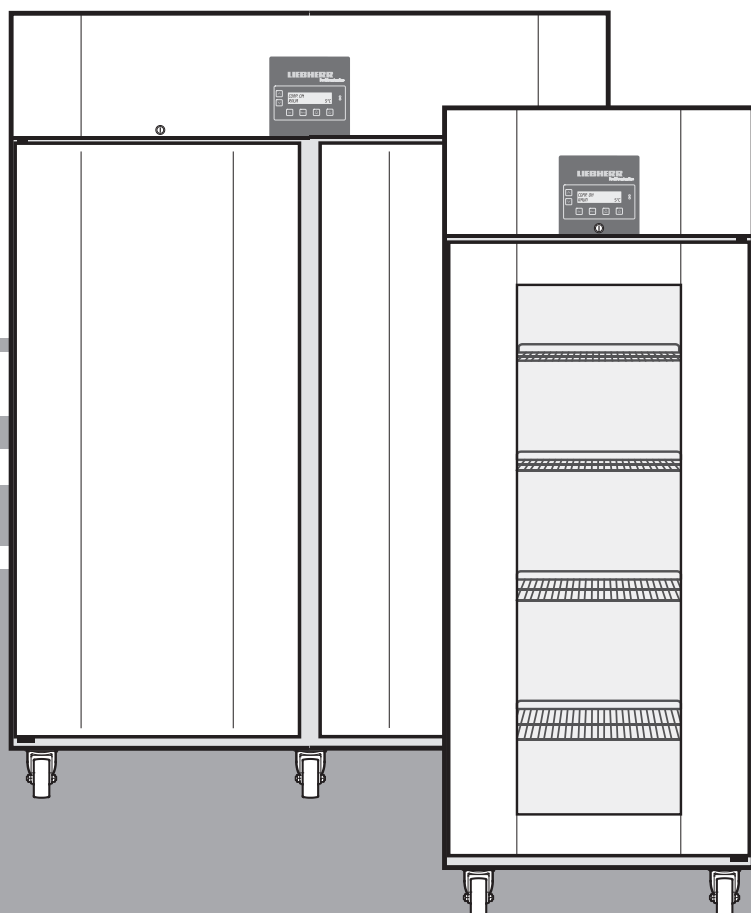

7082 259-00

LKPv 910

Mc TREE

Pokyny na likvidáciu

- Obalový materiál nedávajte deťom na hranie – hrozí nebezpečenstvo udusenia fóliami!
- Obal odovzdajte na likvidáciu na oficiálnom zbernom mieste.

Doslúžený prístroj: Obsahuje hodnotné materiály a má sa odkladať oddelene od bežného domového odpadu.



- Zamedzte ďalšiemu používaniu doslúžených prístrojov. Vytiahnite zástrčku, odrežte privodný kábel a vyradte zámok, aby sa deti nemohli zamknúť vnútri.
- Pri odvoze doslúženého prístroja dávajte pozor, aby sa nepoškodil chladiaci okruh.
- Údaje o obsiahnutom chladiacom médiu nájdete na typovom štítku.
- Likvidácia doslúženého prístroja musí prebiehať odborne podľa miestne platných predpisov a zákonov.

Použitie prístroja

Prístroj je vhodný na skladovanie a chladenie laboratórnych preparátov pri teplotách od -2 °C do +16 °C (LKPv 6520, 1420), 0 °C do +16 °C (LKPv 6522, 1422).


Prístroj nie je vhodný na prevádzka v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.

Pri skladovaní cenných, príp. na teplotu citlivých látok či výrobkov je nutné trvalé nasadenie nezávislého sledovacieho výstražného systému.

Tento varovný systém musí byť inštalovaný takým spôsobom, aby bol každý alarm okamžite zaregistrovaný kompetentnou osobou, ktorá potom môže prijať zodpovedajúce opatrenia.

Teplotný senzor tohto systému má byť umiestnený v hornej časti chladiaceho priestoru.

Prehľad prístroja a jeho vybavenia

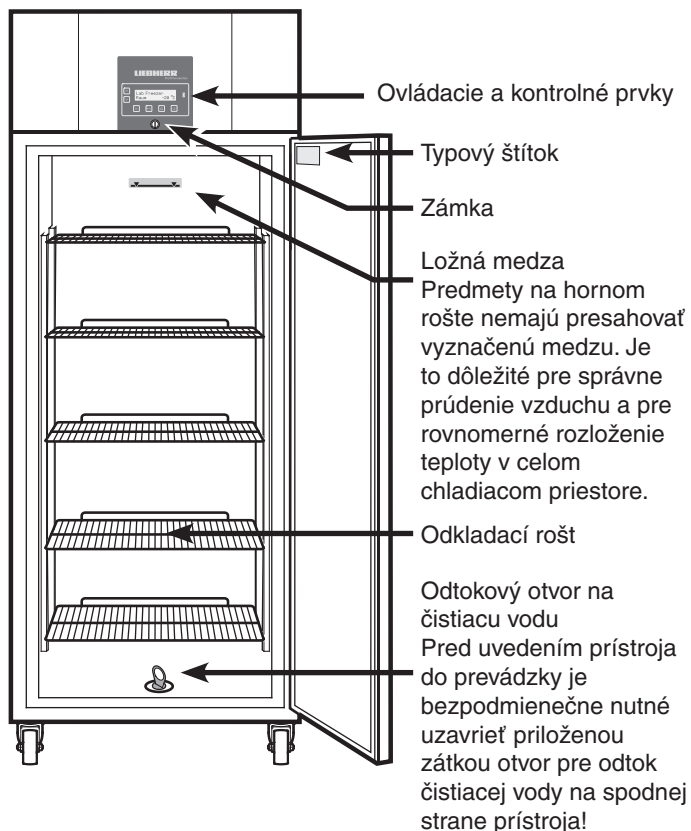

Bezpečnostné pokyny a výstražné upozornenia

- Aby nedošlo k ujme na zdraví a vecným škodám, mali by prístroj vybalit' a inštalovať dve osoby.
- V prípade, že zistíte poškodenie prístroja, neodkladne, ešte pred pripojením prístroja, kontaktujte dodávateľa.
- Pre zaručenie bezpečnej prevádzky prístroja vykonajte montáž a pripojenie len podľa údajov v návode na použitie.
- V prípade poruchy odpojte prístroj od siete. Vytiahnite zástrčku zo siete alebo vypnite istič, prípadne vyskrutkujte poistku.
- Pri odpájaní prístroja od siete neťahajte za pripájací kábel, ale za zástrčku.
- Opravy a zásahy do prístroja smú byť vykonávané iba autorizovaným servisným strediskom, inak môže dôjsť k vzniku závažných nebezpečenstiev pre užívateľa. To isté platí i pre výmenu sieťového kábla.
- Vo vnútornom priestore prístroja nemanipulujte s otvoreným ohňom alebo so zápalnými zdrojmi. Pri preprave a čistení prístroja dbajte na to, aby nedošlo k poškodeniu chladiaceho okruhu. Pri poškodení udržiajte mimo dosahu zápalných zdrojov a dobre vetrajte okolitý priestor.
- Sokel, zasúvacie poličky, dvere atď. nepoužívajte ako stúpadlá alebo podpery.
- Tento prístroj nie je určený deťom a osobám s obmedzenými psychickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami a osobám, ktoré nemajú dostatočné skúsenosti a znalosti, ak neboli osobou zodpovedajúcou za ich bezpečnosť poučené alebo nepoužívali spočiatku tento prístroj pod dozorom takej osoby. Deti by nemali zostať bez dozoru, aby sa nezačali hrať s prístrojom.
- Vyvarujte sa dlhodobého kontaktu pokožky s chladnými povrchmi chladeného/mrazeného tovaru. Môže to spôsobiť bolesti, znecitlivenie a omrzliny. V prípade dlhodobého kontaktu s pokožkou pamätajte na ochranné opatrenia, napr. na používanie rukavíc.
- Neskladujte v prístroji žiadne výbušniny ani spreje s horľavými hnacími plynmi, ako je propán, bután, pentán a pod. Prípadne unikajúce plyny by mohli byť elektrickými súčastami zapálené. Také spreje poznáte podľa uvedeného zloženia alebo podľa symbolu plameňa.
- Klúče od uzamykateľných prístrojov neuchovávajte v blízkosti prístrojov ani v dosahu detí.
- Prístroj nenapájajte cez predĺžovací kábel spoločne s ďalšími prístrojmi. Inak by mohlo dôjsť k prehriatiu zásuvky na predĺžovacom kábli.
- Zariadenie neinštalujte do bezprostrednej blízkosti klimatizačného zariadenia. Zariadenie nesmie byť tiež prevádzkované pod klimatizačným zariadením namontovaným na stene.
- Prístroj nie je vhodný na skladovanie liečiv podľa DIN 58345.
- Prístroj nie je vhodný na skladovanie krvných konzerv podľa DIN 58371.
- Pri špeciálnych oblastiach použitia, ktoré podliehajú vlastnej norme, sa má prevádzkovateľ sám postarať o splnenie požiadaviek tejto normy.
- Prístroj je navrhnutý na použitie v uzatvorených priestoroch. Prístroj neprevádzkujte pod šírým nebom alebo v dosahu vlhkosti a striekajúcej vody.

V prístroji nesmú byť uložené žiadne výbušniny ani horľaviny!

Klimatická trieda

Prístroj je podľa klimatickej triedy určený na prevádzku v určitom rozsahu okolitých teplôt. Tieto by nemali byť prekročené! Príslušná klimatická trieda prístroja je natlačená na typovom štítku.

Klimatická trieda Okolité teplota


SN (4)	+10°C až +32°C
N (4)	+16°C až +32°C
ST (5)	+16°C až +38°C
T (5)	+16°C až +43°C

Inštalácia

- Vyvarujte sa stanovišť s priamym slnečným žiarením, vedľa sporáka, kúrenia a pod.
- Prístroj má stáť na vodorovnej a nezvlnenej podlahe.
- Medzi hornou hranou prístroja a stropom miestnosti musí zostať medzera najmenej 30 cm. Zaisťuje dostatočnú cirkuláciu vzduchu okolo prístroja!
- Miestnosť pre umiestnenie prístroja musí mať podľa normy EN 378 na každých 8 g chladiaceho média R 290 objem 1 m³, aby v prípade netesnosti chladiaceho okruhu nemohla v miestnosti vzniknúť zápalná zmes plynu so vzduchom. Údaj množstva chladiaceho média nájdete na typovom štítku vo vnútornom priestore prístroja.

Bezpečnostná batéria

Pred uvedením prístroja do prevádzky sa musí zapojiť batéria namontovaná v priestore ústrojenstva. Táto batéria zaisťuje trvalú signalizáciu poplachu aj pri výpadku napájania.

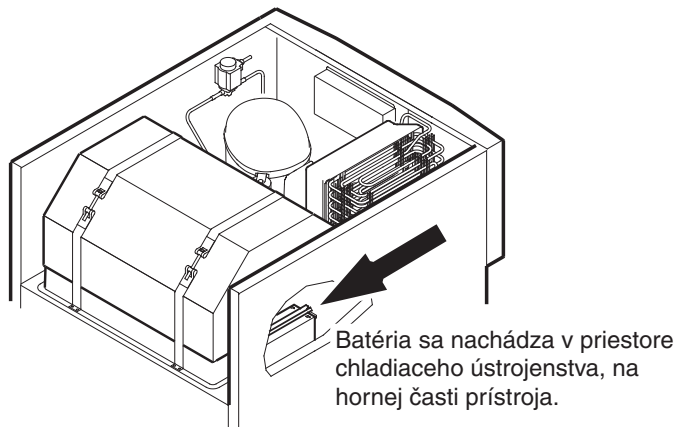


Pozor!
Prístroj ešte nesmie byť pripojený k napájacej sieti.

Nasuňte svorku na kladný pól (plus) batérie.

Pokyny pre likvidáciu batérií


Akumulátor sa musí pri vyradení prístroja vybrať a odovzdať na zbernom mieste určenom na odkladanie batérií.

Akumulátor v žiadnom prípade nepoškodujte ani neskratujte!

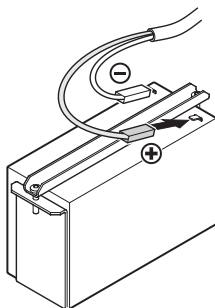

Rozmery prístroja

- LKPV 6520: B = 700 mm
- LKPV 6522: B = 700 mm
- LKPV 1420: B = 1430 mm
- LKPV 1422: B = 1430 mm

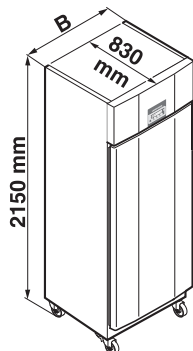

Prívod elektrickej energie

Typ prúdu (striedavý) a veľkosť napätia na zvolenom mieste musia súhlasiť s údajmi na typovom štítku. Zásuvka musí byť istená poistkou 10 A alebo vyššou, musí sa nachádzať mimo oblasti zadnej steny prístroja a musí byť ľahko prístupná.


Prístroj pripojte iba cez predpisovo uzemnenú zásuvku s ochranným kolíkom.

Externý alarm




Odporúča sa napojiť zariadenie na externé výstražné zariadenie.

Pripojenie prístroja k vonkajšiemu výstražnému zariadeniu smie vykonať len vyškolený odborný personál!

Vyskrutkujte skrutku na spodnej strane predného krytu. Vyklopte predný kryt smerom nahor.

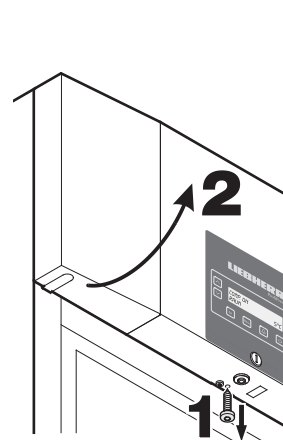


Rozloženie kontaktov jednotlivých svoriek je znázornené na nálepke na kryte.

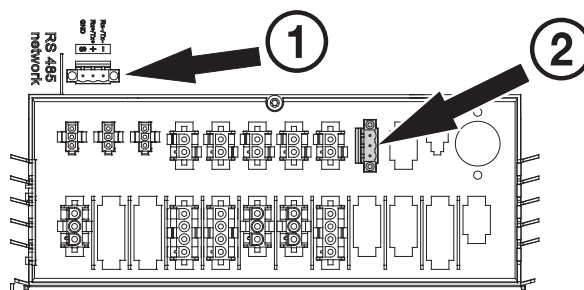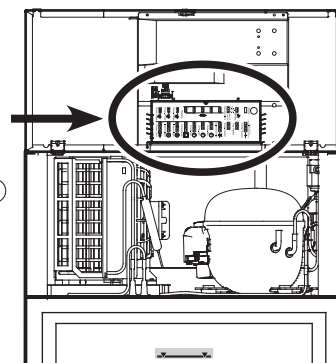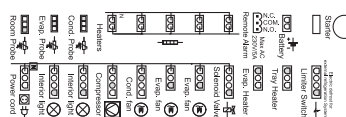

- ① rozhranie RS485
- ② Beznapäťový výstup alarmu

SK

Ovládacie a kontrolné prvky

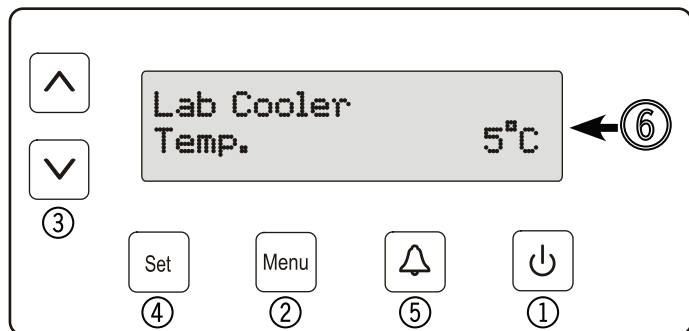

- ① Tlačidlo **ON/OFF** (vypnutie a zapnutie prístroja)
- ② Tlačidlo **Menu** (Zobrazenie hlavnej ponuky)
- ③ Tlačidlá na výber
- ④ Tlačidlo **Set** (Enter)
- ⑤ **Alarm** – tlačidlo na vypnutie alarmu
- ⑥ Displej (vyobrazný obsah displeja = východiskové zobrazenie)

Upozornenie: Tlačidlom **Menu** je možné odvolať každú omylom vykonanú zmenu a vrátiť sa do východiskového zobrazenia bez uloženia zmeny.

Tlačidlo **Set**

Stlačením tlačidla **Set** pri východiskovom zobrazení vyvoláte dátum a čas.

DD/MM/RR

hh:mm:ss


Ďalším stlačením tlačidla **Set** sa vrátite do východiskového zobrazenia. **Táto zmena neprebehne automaticky!**

Zapnutie a vypnutie zariadenia


Odporúča sa prístroj vyčistiť, než bude uvedený do prevádzky (bližšie pozri „**Čistenie**“).

Zasuňte sieťovú zástrčku – na displeji sa zobrazí OFF.

Zapnutie

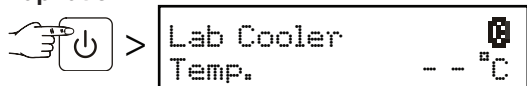

Vypnutie

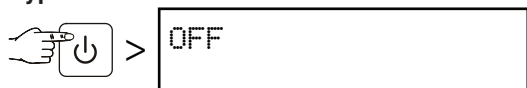

3 sekundy

Zobrazenie nabíjania akumulátora

Ak sa na displeji objaví symbol , je potrebné skontrolovať, či je akumulátor pripojený. Pozri kapitolu **Bezpečnostná batéria**.


Za bežnej prevádzky sa tento symbol zobrazuje taktiež počas nabíjania akumulátora.



Voľba jazyka




Upozornenie: Prednastavená je **angličtina**.

Ak tento jazyk nie je potrebné meniť, nasledujúce kroky sa nemusia vykonávať.

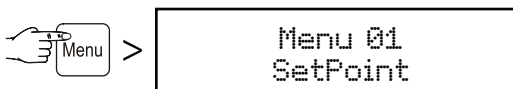


Upozornenie:

Ponuka 07 sa zobrazuje iba na modeloch LKPV 6522 a LKPV 1422.

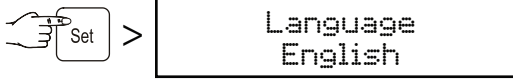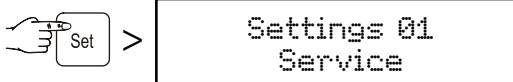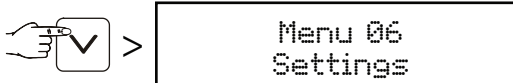

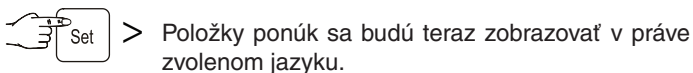

Tlačidlami  alebo  zvolte požadovaný jazyk.



Tlačidlom **Menu** sa môžete vrátiť do východiskového zobrazenia. Pokiaľ nie je počas 60 sekúnd stlačené žiadne tlačidlo, elektronika sa vráti automaticky späť.

Hlavná ponuka

Stlačte tlačidlo **Menu**.

Tlačidlami  alebo  je možné zvoliť položku ponuky.

Menu 01

Setpoint = nastavenie teploty

Menu 03

Defrosting = ručné spustenie odmrazovania

Menu 04

Program = prednastavené programy

Menu 05

Alarm = zoznam poplachov


Menu 06

Settings = nastavenie riadiacej jednotky

Menu 07 (Ien na LKPV 6522 a LKPV 1422)

Light = nastavenie vnútorného osvetlenia

Menu 01 Setpoint = nastavenie teploty

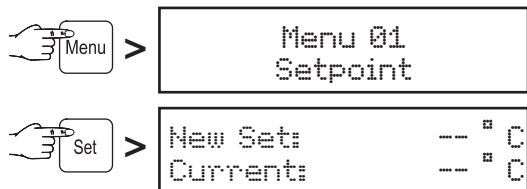

Súčasná teplota sa zobrazí na spodnom riadku displeja a nové nastavenie na hornom riadku.

Tlačidlom teplotu znížite (= chladnejšie), tlačidlom teplotu zvýšite (= teplejšie).


Tlačidlom nové nastavenie potvrdíte alebo stlačením tlačidla nastavovanie ukončíte bez uloženia novej hodnoty.

Menu 03

Defrosting = ručné spustenie odmrazovania

Odmrazenie prebieha automaticky.


Ak neboli dvere dlhšie správne zavreté, môže vzniknúť vo vnútornom priestore resp. na výparníku hrubá námraza. V takomto prípade sa môže funkcia odmrazovania aktivovať predčasne.

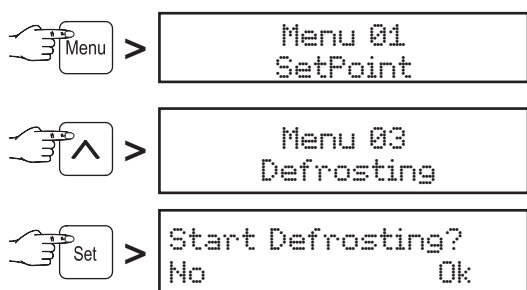

Tlačidlom spustíte odmrazovanie alebo stlačením tlačidla akciu zrušíte.

Menu 04 Program = prednastavené programy

Podľa špecifických potrieb je možné prednastaviť rôzne programy. Vo vnútornom priestore sa vytvorí klíma prispôbená konkrétnej oblasti použitia prístroja (teplota, vlhkosť vzduchu).

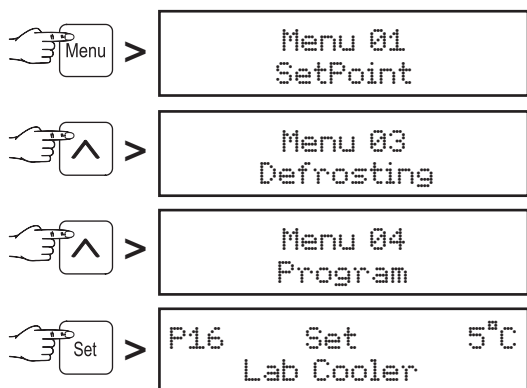

Tlačidlami a zvolíte požadovaný program.

Tlačidlom nové nastavenie potvrdíte alebo stlačením tlačidla nastavovanie ukončíte bez uloženia novej hodnoty.

Menu 05 Alarm = zoznam poplachov


Jednotlivé poplachy sa ukladajú a je možné ich v prípade potreby zobrazit'.

Vďaka zabudovanej batérii je elektronika napájaná aj pri výpadku siete a ihneď hlási nastaný poplach.

Pri každom poplachu sa rozoznie zvuková výstraha.

Zvukové výstražné zariadenie je možné umlčať tlačidlom .


Príčina nasledujúceho poplachu môže byť ihneď odstránená:

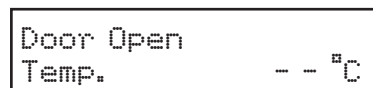

Pri otvorených dverkách bliká horný nápis striedavo s východiskovým zobrazením. Po 60 sekundách sa rozoznie zvuková výstraha.

Zvukovú výstrahu umlčíte tlačidlom . Zavrite dvere zariadenia.

Nasledujúce poplachy vyžadujú kontrolu uložených predmetov:


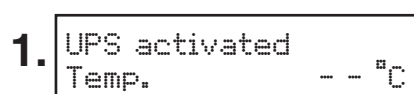


Horný nápis bliká striedavo s východiskovým zobrazením.

Rozoznie sa zvuková výstraha.

Toto hlásenie sa zobrazí po výpadku napájania.

Zobrazte čas trvania výpadku napájania a najvyššiu teplotu nameranú vo vnútornom priestore. Pozri kapitolu „Zobrazenie uložených poplachov“.

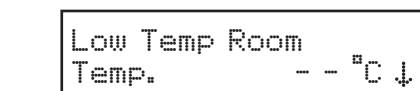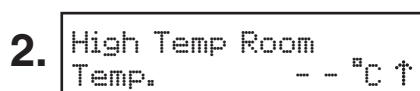

Horný nápis bliká striedavo s východiskovým zobrazením.

Rozoznie sa zvuková výstraha.

Tento prípad môže nastať:

- keď sa do prístroja dostane dlho otvorenými dvermi teplý vzduch z miestnosti;
- po dlhšom výpadku prúdu;
- pri poruche prístroja.





Tento poplach môže nastať, ak sa do prístroja uloží naraz veľké množstvo teplých predmetov. V tomto prípade nejde o poruchu.

Zobrazte čas nárastu teploty a najvyššiu nameranú teplotu vnútorného priestoru. Pozri kapitolu „Zobrazenie uložených poplachov“.


V oboch prípadoch musí byť obsah chladničky preskúmaný a musí byť rozhodnuté o jeho ďalšom použití!

Akékoľvek iné poplachy vyžadujú servisný zásah.


Vyvolanie uložených stavov alarmu

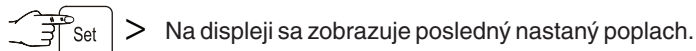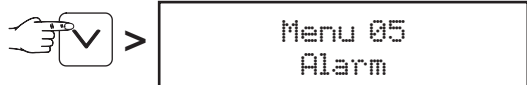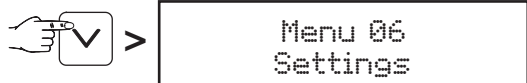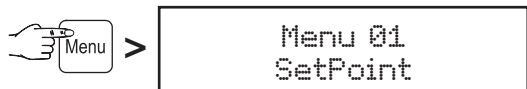


Ukladá sa 30 poplachov. Najvyššie poradové číslo (A _ _) označuje posledný nastaný poplach. Tlačidlami a zvolíte predchádzajúci poplach.

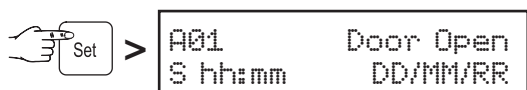

Začiatok poplachu s časom a dátumom.

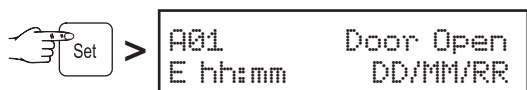

Koniec poplachu s dátumom a časom.

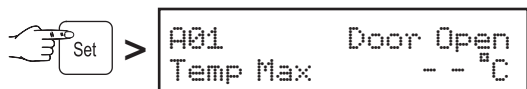

Najvyššia zmeraná teplota vnútorného priestoru.

Tlačidlom sa vrátite do východiskového zobrazenia.

Upozornenie

Po tomto vyvolaní sa indikácia poplachu ukončí.

Menu 06 Settings = nastavenie riadiacej jednotky

Settings 01 Service

Settings 04 Inputs/Outputs

Tieto nastavenia môže meniť len servisný technik.

Settings 02 Language







Nastavenie jazyka, v ktorom sa majú zobrazovať položky na displeji. Pozri kapitolu „Nastavenie jazyka“.

Settings 05 Communication

Táto položka je popísaná vo voliteľnej súprave „Vyhodnotenie dát na sériovom rozhraní“.

Settings 03 Clock Setting

Nastavenie času a dátumu.

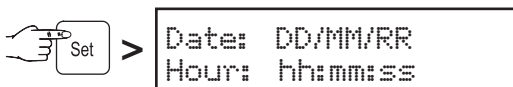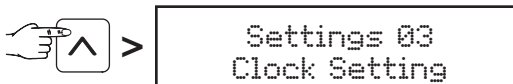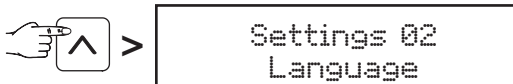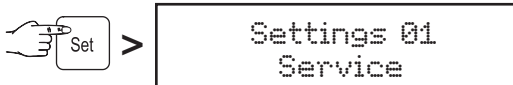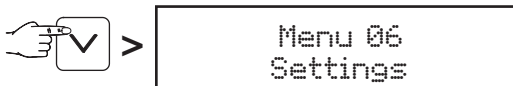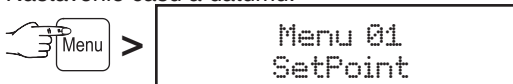

Údaj, ktorý je možné práve upraviť tlačidlami a , bliká.









Tlačidlom uložíte nastavenie.

Tlačidlom sa vrátite do východiskového zobrazenia.

Zmena času z letného na zimný a späť **neprebieha** automaticky.

Settings 06 Display

Nastavenie trvalého podsvietenia displeja.

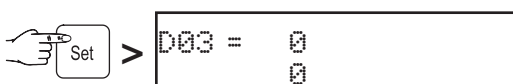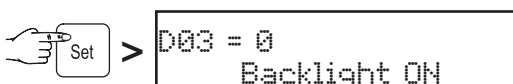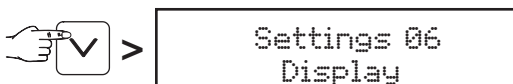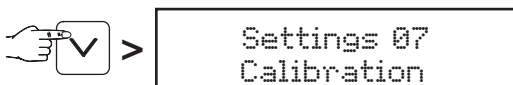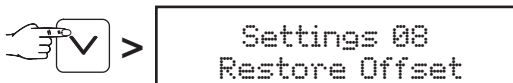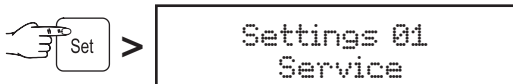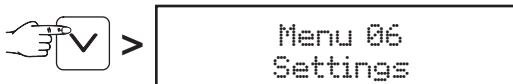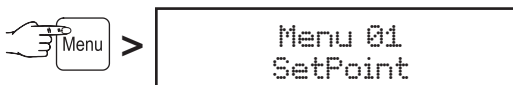

Tlačidlom uložíte nastavenie.

Tlačidlom sa vrátite do východiskového zobrazenia.

Displej teraz svieti trvale.

Settings 07 Calibration







Kalibrácia zobrazovanej teploty na skutočnú vnútornú teplotu. Touto funkciou je možné kompenzovať odchýlky teplotného senzora.

Kalibráciu je možné vykonať v troch teplotných rozsahoch.

CAL1 = oblasť nízkych teplôt (pribl. okolo -2°C)

CAL2 = oblasť stredných teplôt (pribl. okolo 5°C)

CAL3 = oblasť vyšších teplôt (pribl. okolo 16°C)

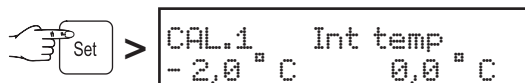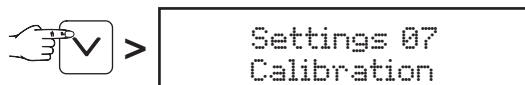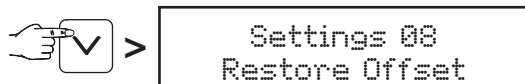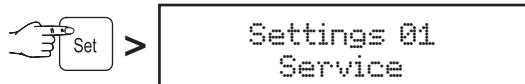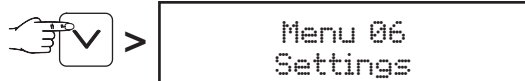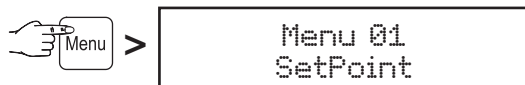


° C bliká



Údaj oblasti teplôt bliká a je možné ho meniť tlačidlami alebo (napr. -1 °C).

Tlačidlom uložte nastavenie.

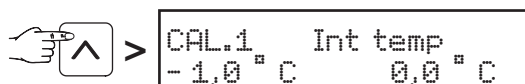

° C bliká



Údaj korekcie teploty bliká a je možné ho zmeniť tlačidlami alebo .






Tlačidlom uložte nastavenie.

Tlačidlom je možné prejsť k položke CAL.2 a v ďalšom kroku ku CAL.3 a vykonať nastavenie obdobným spôsobom ako pri CAL.1.

Tlačidlom sa vrátite do východiskového zobrazenia.

Settings 08 Restore Offset

Vynulovanie teplotných korekcií.

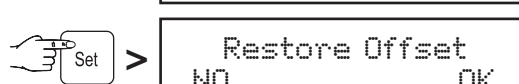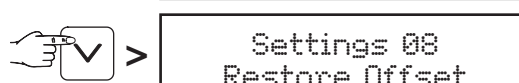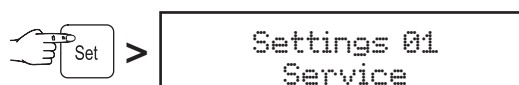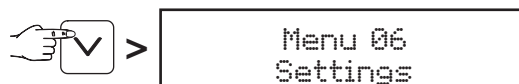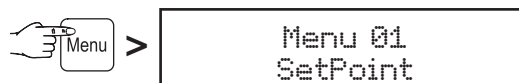




Tlačidlom je možné korekcie uložené pod symbolmi CAL1, CAL2 a CAL3 vynulovať alebo je možné tlačidlom proces bez zmien ukončiť.

Tlačidlom sa vrátite do východiskového zobrazenia.

Menu 07 Light = nastavenie vnútorného osvetlenia

Upozornenie

Táto funkcia je k dispozícii len na modeloch LKPv 6522 a LKPv 1422.

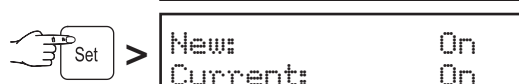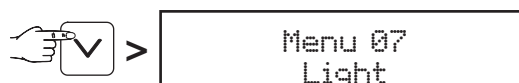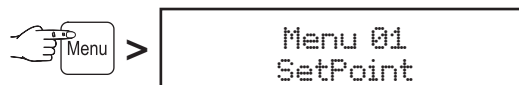

Tlačidlami alebo zvolte požadované nastavenie.

On = vnútorné osvetlenie trvale zapnuté.

Door = vnútorné osvetlenie sa zapne pri otvorení dverí a vypne pri ich uzavretí.


Off = vnútorné osvetlenie je vypnuté.

Tlačidlom nové nastavenie potvrdíte alebo stlačením tlačidla nastavovanie ukončíte bez uloženia novej hodnoty.

Zámok tlačidiel

Zámkom tlačidiel je možné elektroniku chrániť pred nechcenou zmenou nastavenia.

Uzamknutie tlačidiel

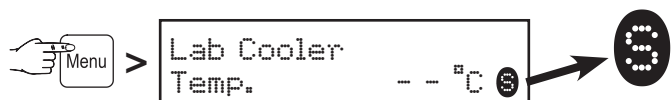


5 sekúnd

Odomknutie tlačidiel vykonáte ďalším päťsekundovým stlačením.

Skúška výstražného zariadenia

Funkčnosť výstražného zariadenia by sa mala overovať v pravidelných intervaloch.

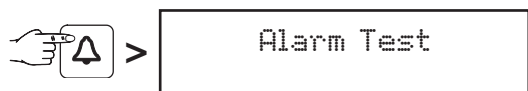

5 sekúnd

Displej bliká a znie zvuková výstraha. Skúška alarmu sa automaticky ukončí po niekoľkých sekundách.

Snímač výrobkov

(voliteľné príslušenstvo)


Pomocou snímača výrobkov je možné merať resp. zaznamenať teplotu v ľubovoľnom mieste vnútorného priestoru.

Pozor!

Senzor výrobkov smie pripájať iba vyškolený odborný pracovník!


Pred začatím práce musí byť prístroj odpojený od napájacej siete. Vytiahnite zástrčku!

1. Prestrčte senzor otvorom v priestore s chladiacim ústrojenstvom a umiestnite ho vo vnútornom priestore.

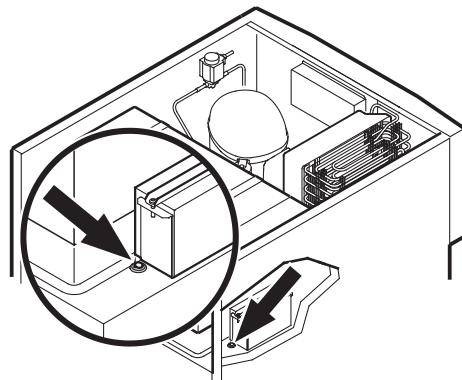


Otvor utesnite tesniacou hmotou!

2. Vyskrutkujte skrutku na spodnej strane predného krytu. Vyklopte predný kryt smerom nahor.

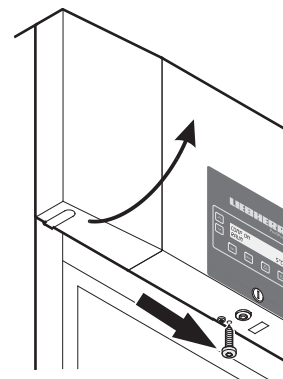








3. Zasuňte zástrčku senzora výrobkov.

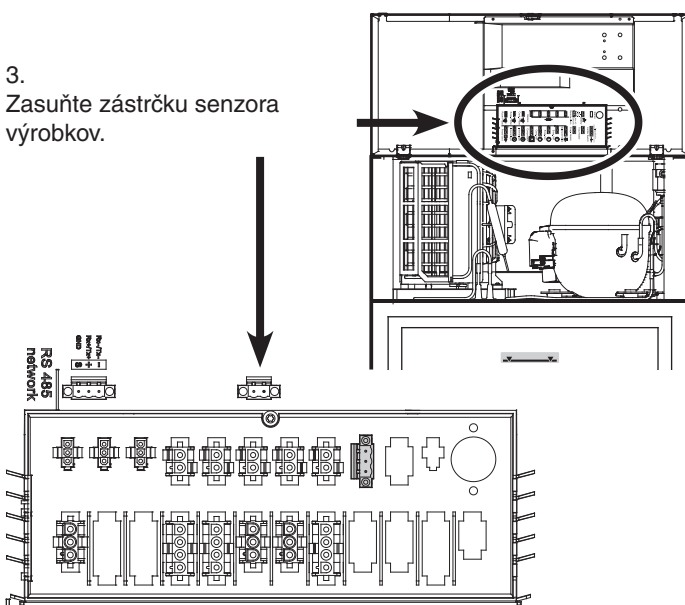

4. Uzatvorte predný kryt a zaistite ho skrutkou.

Nastavenie senzora výrobkov


- Zasuňte sieťovú zástrčku – na displeji sa zobrazí OFF.

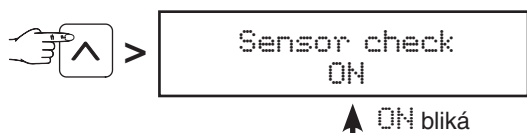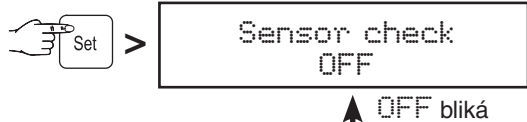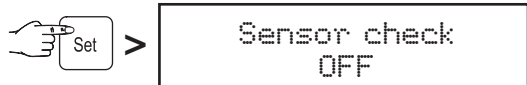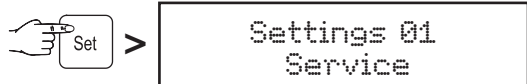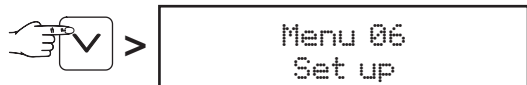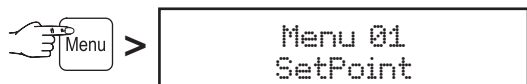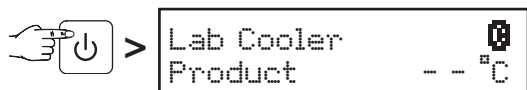

Tlačidlom **Set** uložte nastavenie.


Elektronika bude teraz sledovať senzor. Pri poruche senzora sa vyvolá poplach.

Nastavenie medzí poplachu

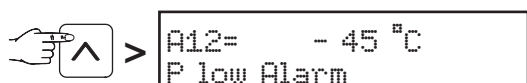

Tlačidlami **↓** alebo **↑** zvolte požadované nastavenie.

Tlačidlom **Set** uložte nastavenie.


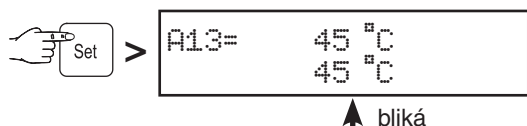


Tlačidlami **↓** alebo **↑** zvolte požadované nastavenie.

Tlačidlom **Set** uložte nastavenie.

Ak je potrebné nastaviť odmlku alarmu, postupujte podľa nasledujúcej kapitoly. V opačnom prípade sa tlačidlom **Menu** vráťte do východiskového zobrazenia.

Nastavenie odmlky alarmu

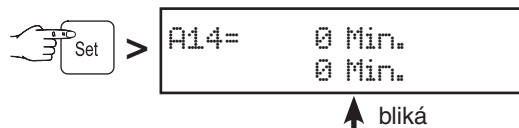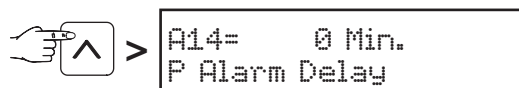





Tlačidlami **↓** alebo **↑** zvolte požadované nastavenie.

Tlačidlom **Set** uložte nastavenie.

Tlačidlom **Menu** sa vrátite do východiskového zobrazenia.

Upozornenie

Vo východiskovom zobrazení je možné tlačidlom **Set** prepínať medzi zobrazením údajov zo senzora výrobkov, zabudovaného senzora, oboch senzorov a zobrazením dátumu a času.

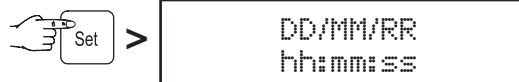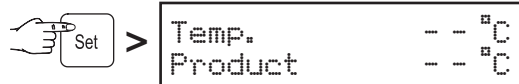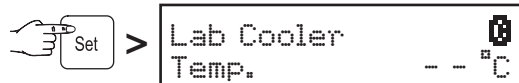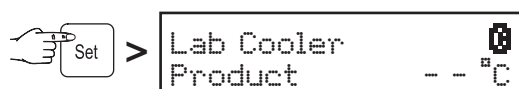


Vybavenie

Odkladacie rošty spočívajú na lištách.

V závislosti od výšky ukladaných predmetov môžete lišty premiestňovať v krokoch 27,5 mm.

Lištu v požadovanej výške najprv zasuniete do zadnej perforovanej lišty a potom ju zaveste vpred.

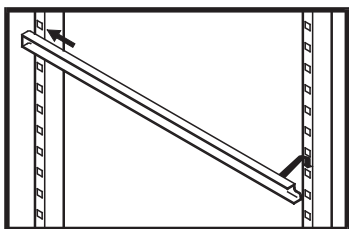

Upozornenie:

Najvyššie zaťaženie každého odkladacieho roštu je 60 kg.


Vnútorné osvetlenie na prístrojoch s presklenými dvermi

Osvetlenie je umiestnené hore vo vnútornom priestore.

Výmena žiarivky:

Vytiahnite zástrčku alebo vypnite istič, resp. vyskrutkujte predradenú poistku.

- Vyskrutkujte skrutku 1 na zadnej strane tienidla.
- Stlačte klapky 2 na zadnej strane tienidla.
- Tienidlo na zadnej strane vycvaknite a zložte.
- Vymeňte žiarivku.
- Nasadte kryt vpredu a vzadu zaklapnite.
- Do krytu zaskrutkujte skrutku.

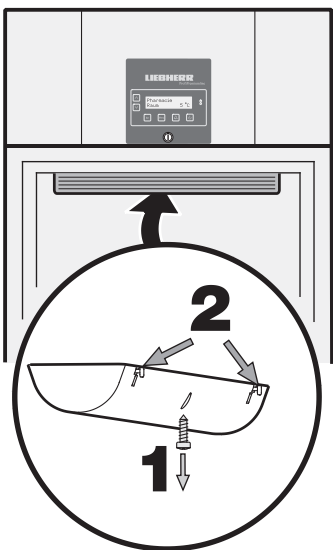


Bezpečnostná zámka

Zámka je vybavená bezpečnostným mechanizmom.

Uzamknutie prístroja:

- Zasuňte kľúč v smere 1.
- Otočte kľúčom o 90°.

Prístroj odomknete opakovaním týchto úkonov v rovnakom poradí.

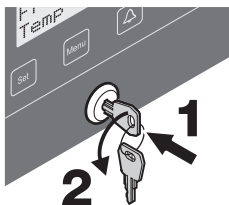

Čistenie


Pred čistením zásadne prístroj vždy odstavte z prevádzky. Vytiahnite zástrčku alebo vypnite istič, resp. vyskrutkujte predradenú poistku.

- Preložte chladené výrobky do iného prístroja.
- Vnútrošok prístroja a súčasti vybavenia čistíte vlažnou vodou s trochou čistiaceho prostriedku. V žiadnom prípade nepoužívajte čistiace prostriedky s obsahom piesku alebo kyselín ani chemické rozpúšťadlá.
- Dbajte na to, aby čistiaca voda nevnikla do elektrických súčastí a do vetracej mriežky.
- Všetko dobre osušte utierkou.

Nepracujte s parnými čistiacimi prístrojmi! Nebezpečenstvo poškodenia a poranenia.

Odtokový otvor na čistiacu vodu

Na spodnú stranu prístroja je možné umiestniť odtokovú hadicu s koncovkou R 3/4. Takto je možné odvieť čistiacu vodu.

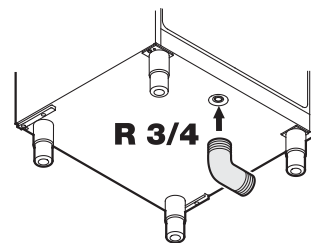

Porucha


Nasledujúce poruchy môžete na základe preverenia možných príčin odstrániť sami: Zariadenie nepracuje.

• Vyskúšajte:

- či je prístroj zapnutý,
- či je sieťová zástrčka správne zastrčená v zásuvke,
- či je istenie zásuvky v poriadku.
- **Teplota nie je dostatočne nízka**, vyskúšajte:
 - nastavenie podľa kapitoly „Nastavenie teploty“
 - bola nastavená správna hodnota?
 - či prípadne nebolo vložené príliš veľké množstvo nových predmetov,
 - či separátne vložený teplomer ukazuje správnu hodnotu,
 - či nie sú zakryté ventilačné mriežky,
 - či prístroj nestojí príliš blízko zdroja tepla.

Ak sa nevyskytuje žiadna z menovaných príčin a nemôžete poruchu sami odstrániť, obráťte sa, prosím, na najbližšie zákaznícke oddelenie. Oznámte typové ①, servisné ② a výrobné ③ číslo z typového štítku.

Odstránením typového štítku sa zbavujete všetkých práv na záručnú opravu.

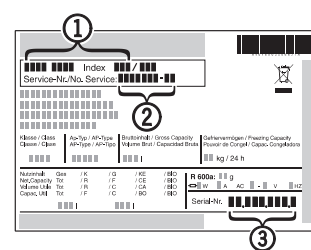

Odstavenie z prevádzky


Pokiaľ sa má prístroj na dlhší čas odstaviť z prevádzky: Prístroj vypnite, vytiahnite zástrčku sieťového napájacieho kábla alebo vypnite či vyskrutkujte predradené istiace prvky. Prístroj vyčistite a dvere nechajte otvorené, aby ste zabránili vzniku zápachu.

Prístroj zodpovedá príslušným bezpečnostným predpisom, ako aj Smerniciam ES 2004/108/ES a 2006/95/ES.


Zmena smeru otvárania dverí

Zmenu smeru otvárania dverí by mal vykonávať len vyškolený odborný personál.


Pri úprave sú potrebné dve osoby.

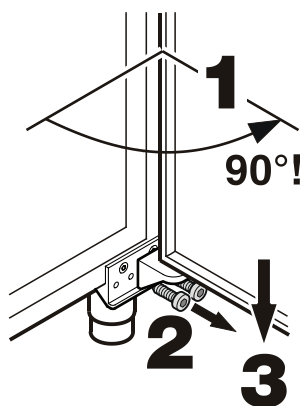


1. Dvere otvorte približne pod uhlom 90°.
2. Vyskrutkujte záves dverí.
3. Dvere zložte smerom dole.

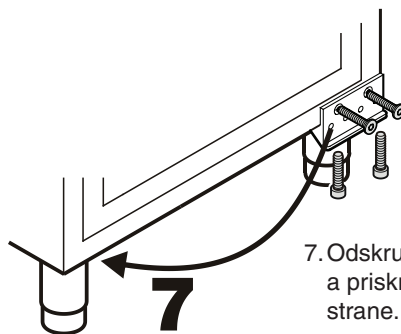


7. Odskrutkujte spodnú konzolu a priskrutkujte ju na opačnej strane.

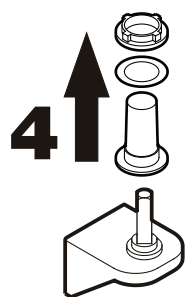


4. Odstráňte zo závesu plastové ložiskové puzdro.

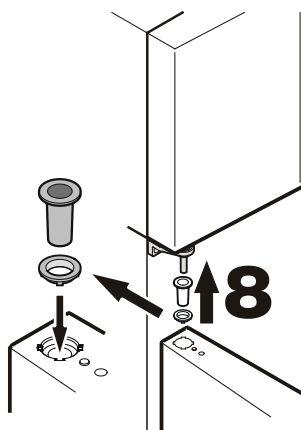

8. Držte dvere otvorené pod uhlom 90° a zavesíte ich do horného štvorhranného čapu.

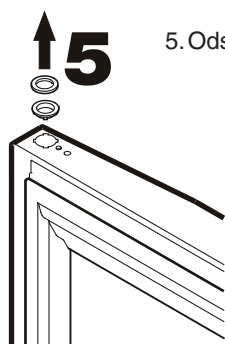

5. Odstráňte z horného ložiska ložiskové krúžky.

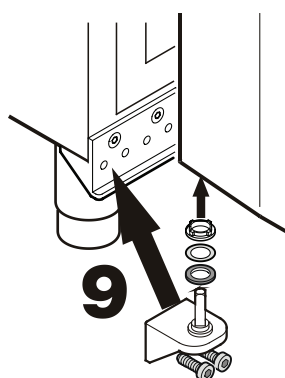

9. Zasuňte záves do spodného ložiska a priskrutkujte ho k spodnej konzole.



6. Odskrutkujte horný záves a priskrutkujte ho na opačnej strane.

Chyby a zmeny v texte, technickej špecifikácii výrobkov a ich vyobrazenia sú vyhradené.

Mc TREE SR, a.s., Křížna 47, 811 07 Bratislava

e-mail: info@mctree.sk, www.mctree.sk